
取扱説明書

ロッキングミキサー

MODEL

RM-80, RM-300

アズワン株式会社

フリーダイヤル 0120-700-875

受付時間午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日は利用できません。

1. はじめに

この度は、アズワン社のロックミキサーRM-80/RM-300型をお買い上げいただきまして、誠に有難うございます。
本機を正しく使っていただくために、お使いの前にこの取扱説明書をよくお読みください。

本機の特長


- (1) DC モーターを採用して低速安定性が優れ、ゆるやかな振とうも安定して行えます。
- (2) 本体、フラットホームとも耐薬品性と耐腐食性に優れます。
- (3) インキュベーター内にて最大 80℃(乾気)まで運転できるため、プロッティングにも使用できます。(RM-80)
- (4) 冷蔵庫内でも運転が可能です。(RM-80)
- (5) 連続運転はもちろん、タイマー機能も標準装備されており 0～180 分の範囲で設定することが可能です。(RM-300)
- (6) 振とう台には、フラスコ等の容器を固定するゴムバンドが付いており便利にご使用いただけます。(RM-300)
- (7) オプションのディンプルパッドは円錐形チューブ等乗せるのに便利にご使用いただけます。
またセカンドフラットホームを使用することで振とう台を 2 段にして効率よく作業することも可能です。

2. 仕様

型 番		RM-80	RM-300
モーター		DC 3.5A	
傾斜角		±7°	±9°
耐荷重(Kg)		5	10
振とう回転数(rpm)		12-55 (6 段階)	無段変速 0-70
タイマー		-----	180min
使用周囲温度(乾気)		80℃以下※	65℃以下
寸 法 (mm)	外寸法	290 x 210 x 167	330 x 300 x 220
	フラットホーム	290 x 200	330 x 300
	重さ(Kg)	6.0	8.2
電 源		AC100V±10%, 50/60Hz	

※使用状況によっては製品内部が高温になり安全装置が作動します。
特に高温環境では、積載重量を減らしてご使用下さい。


3. 各部の名称

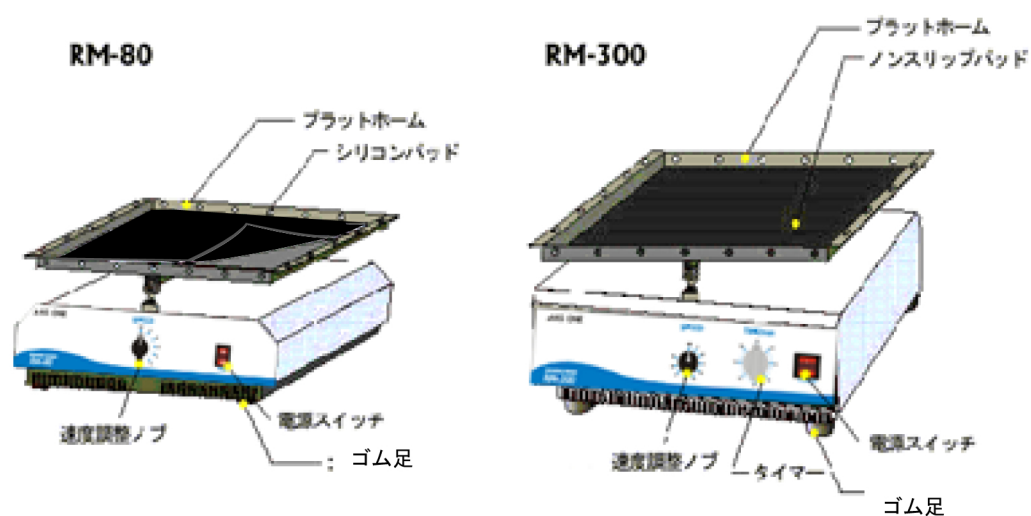

4. オプション



RM-80

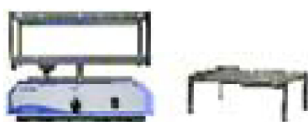

2階プラットホーム



ディンブルパッド



RM-300



2階プラットホーム



ディンブルパッド

5. 安全上の注意



警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 変な臭いがするなどの異常な状態のままで使用しないで下さい。
火災や感電の恐れがあります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。



プラグを
抜いてください

■ 交流(AC)100V 以外では使用しないでください。
交流 100V 以外の電圧で使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。



100V 以外禁止

■ 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重い物を載せたり、加熱したりすると、電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。
本体に付属の電源コードをご使用ください。
付属の電源コードは他の機器には使用しないでください。



禁止

■ アースは必ずおとり下さい。
電源プラグをアース付きコンセントにしっかり差し込んでご使用ください。コンセントがアース付きではない場合は、アダプタを使用しアースに接続してください。
アースを取らずにご使用になりますと、感電の原因になります。



アースを
とって下さい。

■ お客様ご自身で本機を修理・改造しないで、販売店にご相談ください。




分解禁止

■ 本体に水、油、腐食性液体等をこぼすと汚れ、感電の恐れがあり、商品寿命に影響があります。




水濡れ注意


6. 機器の使用方法

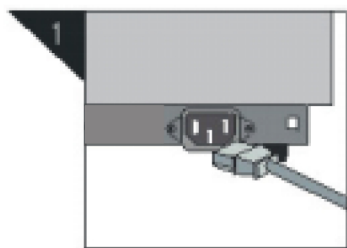

コードを本体にしっかり差し込んでください。

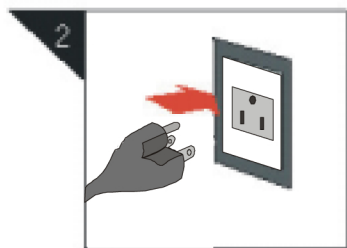

コードのプラグをコンセントに差し込んでください。

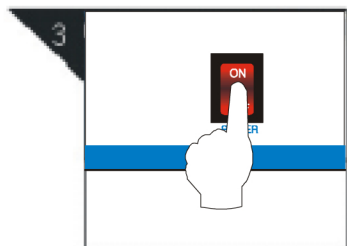


電源スイッチを'ON'にします。




電源スイッチが点灯しないとコードの接続、タイマーの位置を確認してください。


RM-300

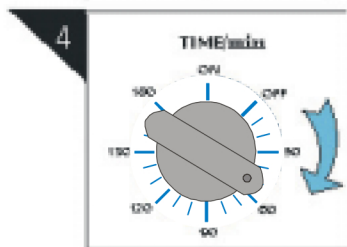

運転時間を設定します。

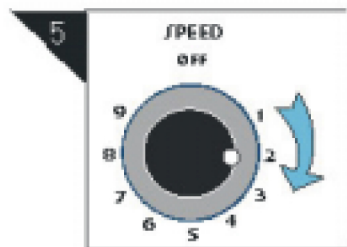


RM-80

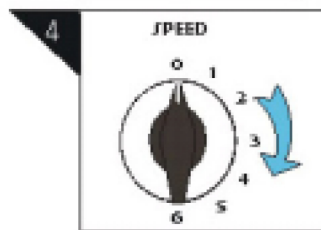


振とう速度を設定します。

7. セカンドプラットホームの組み立て方法

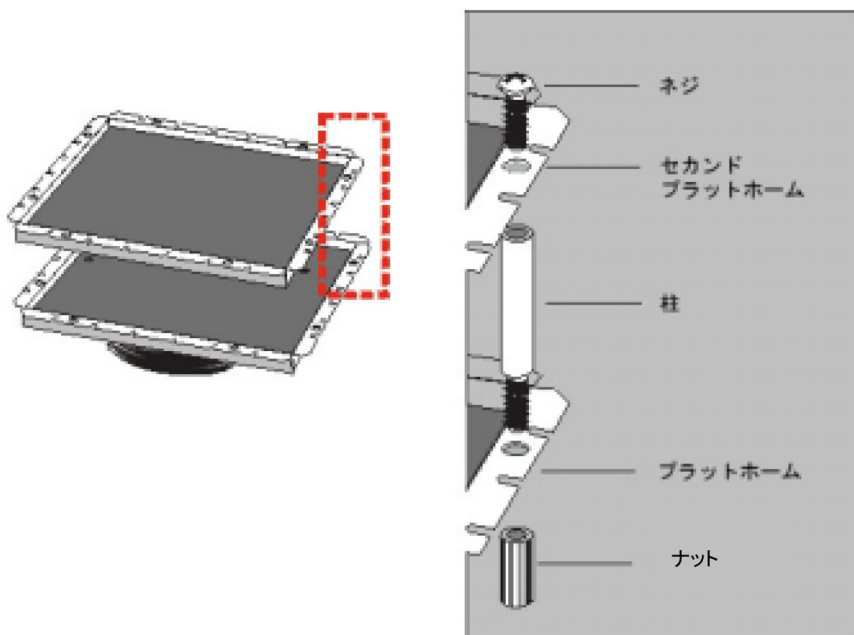

8. 振とう速度の調整方法(RM-300 のみ)

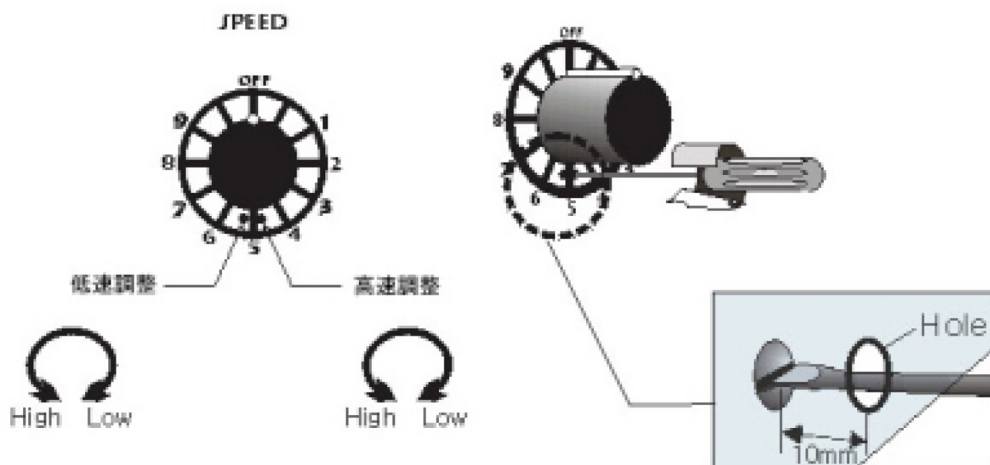

振とう速度は、出荷の際、正確にAC100Vを加えてセッティングしておりますが、電圧の変動により速度が変わります。必要な際には振とう速度を調整してください。

■最高・最低速度の調整方法

精密ドライバの先端サイズを速度調整ノブの下部にある穴に入れて調整ネジを回します。

時計方向は低速に、反時計方向は高速になります。

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
- ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送等による落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の際は左記保証規定により修理いたします。

品 名	ロッキングミキサー
型 式	RM-80, RM-300
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住 所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

 <https://help.as-1.co.jp/q>



アズワン株式会社